



BANHO MARIA HH-2

INSTRUÇÕES DE USO

1. A Temperatura é controlada automaticamente com precisão, sendo mostrada no visor digital.
2. O recipiente do instrumento é feito de aço inoxidável com uma função de anti-cauterização.
- 3 O equipamento é fácil e seguro de se operar.

Índice Técnico:

BANHO MARIA	HH2
Faixa de Temperatura em °C	Temp. Ambiente até 100°C
Voltagem	110V ou 220V
Potência de Aquecimento	600W
Precisão em °C	+/-1
Medidas Internas	30x16x13CM
Medidas Externas	48x26x20CM

Uso e Manutenção:

1. Adicione água adequada no recipiente interno
2. Ligue o cabo de força na eletricidade e acione o botão para a função ON
3. Selecione a temperatura desejada:
 - A. Acione o botão de temperatura de “MEASURE” para “SET” e ajuste o botão de temperatura até atingir a temperatura desejada (incremento de 0,5 °C). A mesma será mostrada no display digital.
 - B. Acione o botão de temperatura de “SET” para “MEASURE”, ele mostrará a temperatura real do recipiente (indicador vermelho aceso significa que o aquecedor está ativo) e ela irá automaticamente se ajustar para a temperatura determinada previamente.
4. Para desligar o equipamento, acione o botão para a função OFF
5. Se for ficar muito tempo sem utilizar o equipamento, seque bem antes de armazená-lo fora de uso
6. Não ligar o equipamento se não houver água no interior da cuba