



**AGITADOR VORTEX MEDBIO  
XH-C (110V)**

**MANUAL DE INSTRUÇÕES**

## Instruções de Uso e Características:

O AGITADOR VORTEX MEDBIO XH-C é usado principalmente para misturar soluções em laboratórios biológicos, de análises clínicas, etc.

Possui características de trabalho por toque ou contínuo, de fácil operação.

## Especificações técnicas:

Fonte de Alimentação: AC 110V / 60Hz

Potência: 30W

Frequência de oscilação: 2800 rpm

Peso Líquido 2,38 kg

## Método de Trabalho:

Quando selecionada a opção contínuo, o agitador oscilará continuamente.

Quando selecionada a opção por toque, o agitador oscilará somente quando pressionado.

Ao operar a máquina, coloque o utensílio a ser

agitado no meio da bandeja de borracha, sem aplicar força. Pressione levemente o utensílio para que ele receba a agitação adequada.

## Manutenção:

O AGITADOR VORTEX MEDBIO XH-C possui um fusível de 1A.

Ao limpá-lo, desligue a fonte de alimentação de energia.

Limpe o instrumento cuidadosamente com um pano úmido.

Nunca use acetona ou qualquer outra solução orgânica para a limpeza.

Nota:

Nunca coloque o instrumento na água ou em qualquer outro líquido.

Nunca abra a tampa para evitar danos aos componentes internos.

Quando não estiver sendo usado, desligue da energia.

Caso seja necessário, contacte o suporte técnico.