


## TERMÔMETRO MAX/MIN TH022 MEDBIO

### INSTRUÇÕES DE USO

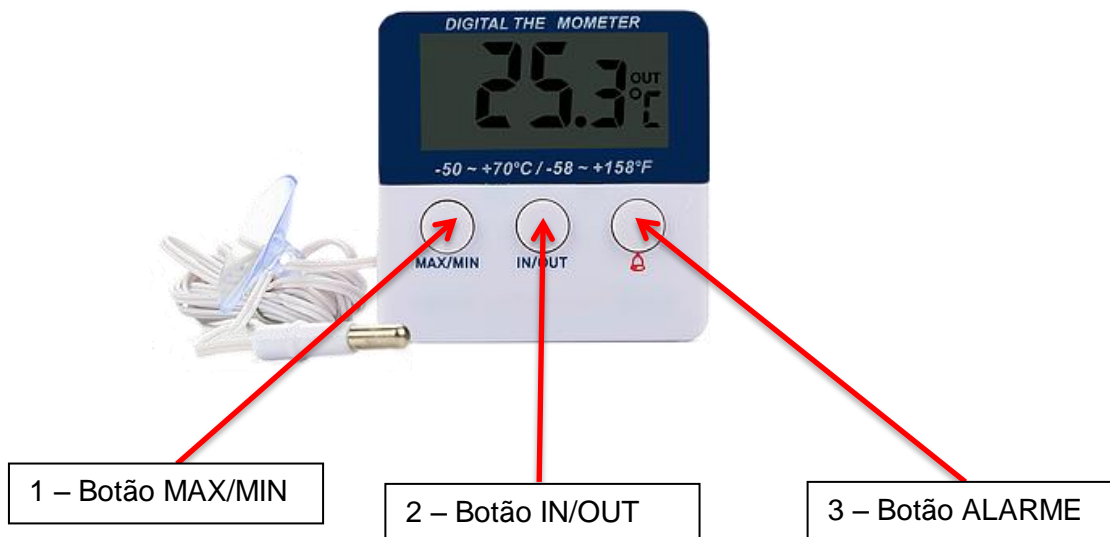

- 1) Pressione o botão MAX/MIN (1) uma vez para visualizar a temperatura máxima do período de medição.
- 2) Pressione botão MAX/MIN (1) novamente para visualizar a temperatura mínima.
- 3) Pressione o botão IN/OUT (2) para alternar entre a exibição da temperatura interna (IN) e externa (OUT = cabo).
- 4) Pressione o botão MAX/MIN (1) durante aproximadamente 2 segundos (até soar o BIP) para RESET do aparelho. Ao efetuar o RESET, o termômetro automaticamente inicia nova medição, assumindo como valor inicial a temperatura instantânea do ambiente.
- 5) Para configurar o Alarme pressione o botão ALARME (3) por 2 segundos. O número na tela irá piscar e o modo de configuração estará habilitado. Use o botão ALARME (3) para alternar entre a TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA de alarme.
- 6) Quando o número estiver piscando, pressione o botão "°C / °F" (botão preto atrás do termômetro) para configurar a faixa de temperatura para o alarme.
- 7) Pressione novamente o botão ALARME (3) para restaurar a exibição normal.

Quando a bateria for substituída, será necessária nova configuração do alarme e ocorrerá o RESET automático da temperatura MAX/MIN.

Pilhas fracas podem ocasionar mau funcionamento do produto.